

The screenshot shows the MADS software interface. At the top, a menu path is highlighted: **Prøvesvar** > **by Sygehus** > **Anatomisk lokalisation** > **Prøvemateriale** > **Ønsket undersøgelse** > **prøvematerialegrupper**. Below this, another menu path is shown: **Laboratoriet** > **Analyser** > **Bakterier** > **Resistensmaske**. The main window is titled "Resistensanalysens svarmaske" and contains the following information:


- Resistenskode: 203
- Sulfa ox
- Warning: **Analysen medgår IKKE på svar, hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt**
- Bakteriegrupper:**
 - 01 10 Staph. albus fl.slags
 - 02 04 Pneumococcer
 - 02 10 Streptococcer fl.sl.(- res.mønster)
 - 04 00 Bacteroides arter(uidentifierede)
 - 04 01 Bacteroides "fragilis" arter
 - 04 02 Bacteroides arter (- fragilis grp.)
 - 04 03 Fusobakt. arter
 - 04 04 Prevotella gruppen
 - 04 05 Porphyromonas gruppen
- Materialer:**
 - 9 Andet
 - 16 Blod
 - 23 Fæces
 - 30 Podning
 - 31 Aspirat
- Patientens køn:** []
- Patientens alder:** []
- Kundetype:** []
- Kunder:** []

Følgende materialer er faktisk angivet, selvom ikke alle er synlige. Tilhører prøvematerialet et af disse, kommer Sulfa ox. **ikke** med ud på svar.

Oplysningerne hentes fra Gruppemaskerne

Materialeoversigt

Art	Tekst
0	virus-prøver
9	Andet
10	serum
11	Urin
14	Luftvejssekret
16	Blod
19	Podning fra øje
23	Fæces
30	Podning
31	Aspirat
32	Pus i glas
33	Væv
34	Væske
35	Pladekultur
36	Bouillonkultur
37	Biopsi
38	Sektionsvæv
39	Osteosyntestmateriale
40	Agaraftryk
41	Kateterspids
42	Elektrode
43	Sutur
44	Spinalvæske
45	Bal
46	Granulocytter
47	Podning fra sår/hud/slimhinde
48	Kontrolprøver
49	Kvalitetskontrol - blodprodukt
50	Materiale dyrket i kolbe
51	Simulerede urinprøver
999	Programinternt nummer.

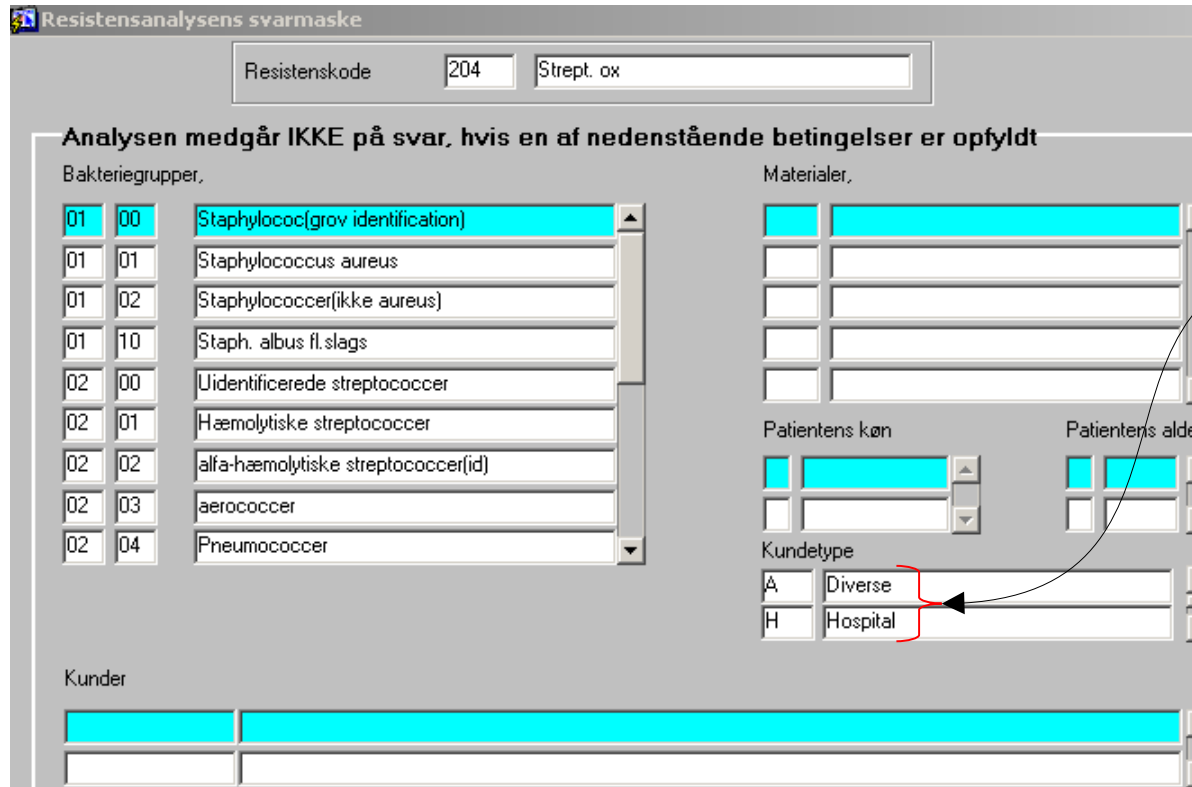


Kodeværdier

Kode	Tekst
A	Diverse
H	Hospital
LL	Praksis
LS	Speciallæger
P	Plejhjem

Alle kundetyper er faktisk valgt, selvom det ikke er synligt hér.

Streptomycin (oxid-plade) kan derfor noteres i MADS, men svares aldrig ud.

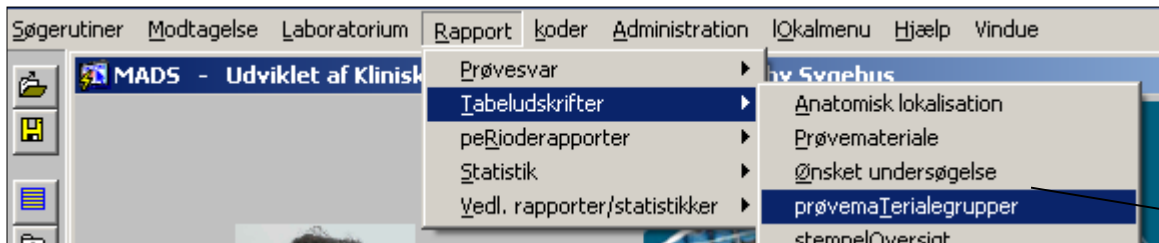

Materialeoversigt

Art	Tekst
0	virus-prøver
9	Andet
10	serum
11	Urin
14	Luftvejssekret
16	Blod
19	Podning fra øje
23	Fæces
30	Podning
31	Aspirat
32	Pus i glas
33	Væv
34	Væske
35	Pladekultur
36	Bouillonkultur
37	Biopsi
38	Sektionsvæv
39	Osteosyntestmateriale
40	Agaraftryk
41	Kateterspids
42	Elektrode
43	Sutur
44	Spinalvæske
45	Bal
46	Granulocytter
47	Podning fra sår/hud/slimhinde
48	Kontrolprøver
49	Kvalitetskontrol - blodprodukt
50	Materiale dyrket i kolbe
51	Simulerede urinprøver
999	Programinternt nummer.

Heller ikke patienter under 1 eller over 64 år, skal have have res for Nitrofurantoin på svar.

Følgende materialer er faktisk angivet, selvom ikke alle er synlige. Tilhører prøvematerialet et af disse, kommer Nitrofur. ikke med ud på svar.

Resistensanalysens svarmaske

Resistenskode: 209 Nitrofur.100 µg ox

Analysen medgår IKKE på svar, hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt

Bakteriegrupper,

01	00	Staphylococ(grov identification)
01	01	Staphylococcus aureus
01	02	Staphylococcer(ikke aureus)
01	10	Staph. albus fl.slags
02	00	Uidentificerede streptococcer
02	01	Hæmolytiske streptococcer
02	02	alfa-hæmolytiske streptococcer(id)
02	03	aerococcer
02	04	Pneumococcer

Materialer,

9	Andet
14	Luftvejssekret
16	Blod
19	Podning fra øje
30	Podning

Patientens køn: []

Patientens alder: [> 64] [< 1]

Kundetype: []

Kunder: []