

# Tastaturgenveje

## 1 Introduktion

---

Dette manualafsnit beskriver tastaturgenveje/genvejstaster i:

- [Dyrkning](#)
- [Prøveanalyser](#)
- [Forside](#)
- [Generelt i MADS](#)
- [Generelt i Windows](#)

## 2 Tastaturgenveje i Dyrkning

---

HANDLING	TASTATURGENVEJ
Telefonbesvarelse bioanalytiker, gå til	[ALT + 1]
OBS!!-besked, gå til	[ALT + 3] eller [ALT + s] -> [o]
Pladeoversigt, gå til	[ALT + 4]
Forgæringsoversigt, vis	[ALT + 5]
Bakterier (Art og mængde), gå til	[ALT + a]
Bemærkninger til svar, gå til	[ALT + b]
Vis svar	[ALT + c]
Akkumulerede Svar, vis (Svaroversigt for patienten)	[ALT + d]
Etiketteudskrift, gå til	[ALT + e] -> [ALT + tal] (antal etiketter til udskrift)
Etiketteudskrift med isolatnummer, gå til	[ALT + e](Når markeringen er på bakterien) -> [ALT + tal] (antal etiketter til udskrift)
Forgæringsrække(-r), gå til	[ALT + f]
Se prøven i Mikroskopi blod (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [b]
Se prøven i Mikroskopi ekspektorat (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [e]
Se prøven i Forside (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [f]
Se prøven i Mikroskopi generelt (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [g]
Hent rekvisition, gå til (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [h]
Telefonbesvarelse, gå til (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [t]
Se prøven i Mikroskopi uriner (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [u]
MADS Hovedmenuen, aktivere	[ALT + h]
Indikation, promptsvar og antibiotika før/efter, gå til	[ALT + i]
Patientjournal (og FLAG), gå til	[ALT + j] eller [ALT + s] -> [p]
Bakterieoversigt for patienten, vis	[ALT + k]
Mikroskopibillede, gå til	[ALT + l]
Primær og sekundær menu, gå til	[ALT + m]
Antibiotikaoversigt, vis	[ALT + o]
Prøvejournale, gå til	[ALT + p]
Prøveoversigt for patienten, gå til	[ALT + q] eller [ALT + s] -> [p]
Resistensrækker, gå til	[ALT + r]

## HANDLING

## TASTATURGENVEJ

Patientjournal (og FLAG), gå til (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [a] eller [ALT + j]
Søge på cprnr/prøver (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [c]
Stor konferenceoversigt, vis (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [k]
OBS!!-besked, gå til (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [o] eller [alt+ 3]
Prøveoversigt for patienten, gå til (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [p] eller [ALT + q]
Telefonbesvares læge	[ALT + t]
Specifik resistensrække, gå til (hvis <b>gruppemasken</b> er sat op til det)	[ALT + u]
Bestil/afbestil rekvisition	[ALT + v]
Arbejdsliste, gå til	[ALT + x]
Fryseposition bakterie (når markøren er på bakterien i Art og mængde (bakterie))	[ALT + y]
Fryseposition materiale (når markøren er alle andre steder end i Art og mængde (bakterie))	[ALT + y]
Stempel	[ALT + z]
Menuen Hjælp, aktivere	[ALT + æ]
Bakterierækkefølge, omnummerere	[ALT + ø]
Besvarelsesmenu, send prøven til besvarelse	[F2]
Kliniske oplysninger og Mikap-oplysninger	[F5]
Se data og log på bakterien/resistens/forgæring (når markøren er på bakterien i Art og mængde (bakterie))	[SHIFT + F8]

### 3 Tastaturgenveje i Prøveanalyser

HANDLING	TASTATURGENVEJ
Telefonbesvarelse bioanalytiker, gå til	[ALT + 1]
Stempler / Bemærkninger til svar / Projekt, gå til	[ALT + 2] eller [ALT + z]
OBS!!-besked, gå til	[ALT + 3] eller [ALT + s] -> [o]
Bemærkninger til svar, gå til	[ALT + b]
Vis svar	[ALT + c]
Akkumulerede Svar, vis (Svaroversigt for patienten)	[ALT + d]
Etiketteudskrift, gå til	[ALT + e] -> [ALT + tal] (antal etiketter til udskrift)
Se prøven i Mikroskopi blod (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [b]
Se prøven i Dyrkning (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [d]
Se prøven i Mikroskopi ekspektorat (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [e]
Se prøven i Forside (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [f]
Se prøven i Mikroskopi generelt (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [g]
Hent rekvisition, gå til (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [h]
Telefonbesvarelse, gå til (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [t]
Se prøven i Mikroskopi uriner (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [u]
MADS Hovedmenuen, aktivere	[ALT + h]
Patientjournal (og FLAG), gå til	[ALT + j] eller [ALT + s] -> [a]
Analyseresultater for patienten, gå til	[ALT + l]
Logdata (på analysefund), vis	[ALT + o]
Prøvejournale, gå til	[ALT + p]
Referencelaboratorium, gå til	[ALT + r]
Patientjournal (og FLAG), gå til (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [a] eller [ALT + j]
Søge på cprnr/prøver (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [c]
Stor konferenceoversigt, vis (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [k]
OBS!!-besked, gå til (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [o] eller [alt+ 3]
Prøveoversigt for patienten, gå til (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [p]
Telefonbesvares læge	[ALT + t]
Bestil/afbestil rekvisition	[ALT + v]
Arbejdsliste, gå til	[ALT + x]
Fryseposition for frosset prøvematerialet, gå til.	[ALT + y]
Stempler / Bemærkninger til svar / Projekt	[ALT + z] eller [ALT + 2]
Besvarelsesmenu, send prøven til besvarelse	[F2]
Kliniske oplysninger og Mikap-oplysninger	[F5]

## 4 Tastaturgenveje i Forside

HANDLING	TASTATURGENVEJ
Bemærkninger til svar	[ALT + 0]
Adresse til patientsvar, gå til	[ALT + 1]
Ønsket undersøgelse, gå til	[ALT + 2]
Indikation/Ordinerende læge, gå til	[ALT + 3]
Projekt, gå til	[ALT + 4]
Kliniske oplysninger, gå til	[ALT + 5]
Stempler, gå til sekretærstempler	[ALT + 6]
Attention, gå til	[ALT + 7]
Antibiotika før/efter samt kliniske opl, gå til	[ALT + 8]
Prøvejournel, GÅ TIL	[ALT + 9]
Bloddyrkningskolbe	[ALT + +]
Se prøven i Prøveanalyse (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [a]
Se prøven i Mikroskopi blod (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [b]
Se prøven i Dyrkning (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [d]
Se prøven i Mikroskopi ekspektorat (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [e]
Se prøven i Mikroskopi generelt (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [g]
Hent rekvisition, gå til (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [h]
Se prøven i Mikroskopi uriner (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [u]
MADS Hovedmenuen, aktivere	[ALT + h]
Søge på cprnr/prøver (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [c]
OBS!! Prøver	[ALT + s] -> [o] eller via [ALT + t]
Telefonbesvarelse/Arbejdsliste/OBS!! prøver	[ALT + t]
Send prøven til besvarelse	[F2]
Gem rekvisitionen	[F10]

## 5 Tastaturgenveje generelt i MADS

HANDLING	TASTATURGENVEJ
Søgninger I MADS. %-tegn foranstilles hvor det første af søgeordet er ukendt (%ristensen, finder både "Kristensen" og "Christensen"), og efterstillet hvor det sidste af søgeordet er ukendt (Henr%, finder både "Henrik", "Henry" og "Henriette")	[%...] / [...%]
Se programversion på proceslinjen	[ALT + F8]
Aktivére MADS-hovedmenu	[ALT + h]
Aktivere programmenu	[ALT]
Se hele indhold i feltet (du står i)	[CTRL + e]
Deaktivere programmenu	[ESC]
Send prøven til besvarelse	[F2]
Blok før - gå til forrige blok i MADS	[F3]
Blok efter - gå til næste blok i MADS	[F4]
Ny record	[F6]
Søgning - gør klar til ny søgning i MADS.	[F7]
Søgning - udfør søgning i MADS	[F8]
Værdiliste - vis værdiliste i MADS. Oplysningslinjen nederst i MADS-billedet, viser om der er en værdiliste for det aktive felt	[F9]
Acceptér (gemme) indtastning i MADS	[F10]
Lukke billede (program) i MADS	[F11]
Lukke MADS (fra hovedsiden)	[F11]
Vælge element (på liste)	[F12]
Bladre gennem records eller flytter til næste/forrige rækker i skema-opstillinger	[PIL OP/NED] / [PAGE UP/DOWN]
Søgning - fundne records tælles inden en søgning i MADS gennemføres ved <b>[F8]</b> :	[SHIFT + F2]
Rens record uden at slette den	[SHIFT + F4]
Rens blok i MADS, uden at slette den record hvori blokken indgår	[SHIFT + F5]
Slette record	[SHIFT + F6]
Rens form i MADS, uden at slette den record hvori formen indgår	[SHIFT + F7]
Udskriv programbillede (formen) MADS (uden MADSmenu!):	[SHIFT + F8]
Rens felt i MADS, uden at slette den record hvori det indgår	[SHIFT + F9]
Kopiere record i MADS	[SHIFT + F12]
Tabulere til næste felt	[SHIFT + TAB] / [ENTER]
Tabulere til forrige felt	[TAB]

## 6 Nyttige tastaturgenveje i windows

---

HANDLING	TASTATURGENVEJ
Lukke program	[ALT + F4]
Kopierer et billede af det aktive vindue til Udklipsholder (kun i nogle progr.).	[ALT + PRINTSCREEN]
Skifte mellem åbne programmer	[ALT] (hold nede) -> [TAB]
Kopierer et billedet af hele skærmen til Udklipsholderen, evt. til udskrivning eller indsætning i vejledningstekst.	[PRINTSCREEN]
Gå til windows skrivebord	[WINDOWS + d]
Åben windows stifinder	[WINDOWS + e]

---

### MADS

Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99

DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: [auh.mads-gruppen@rm.dk](mailto:auh.mads-gruppen@rm.dk)

